

リビール™ Q+ オクラトキシン イムノクロマトキット

カタログ製品番号：8685



信頼のおける検査キット


リビール™ Q+ オクラトキシン イムノクロマトキットは、オクラトキシンをわずか9分で正確に定量分析する、使いやすいラテラルフローアッセイです。

ラプター™ ソロ テストストリップリーダーを併用し、スタンダードモード（Standard）にて使用します。スタンダードモードを使用するには、メインメニュー左上の設定アイコンを押し、[track replacement]を選択します。画面左下のホームアイコンを押し、ホーム画面に戻ります。トラック交換ツールを矢印が手前になるように装置のトラックに挿入し、ゆっくりと引き上げてトラックを取り外します。エンドポイント試験用トラックを青い点が右側になるように挿入します。

詳細につきましては取扱説明書（英文）をご参照ください。

<https://media.neogen.com/m/775e5d8365dda3de/>

カタログ 製品番号	製品名	備考
8685	リビール™ Q+ オクラトキシン イムノクロマトキット	25検体用、単回使用、保存温度：18～30℃
9696	ラプター™ ソロ テストストリップリーダー	※ラプター™ テストストリップリーダー 9680 には対応しておりません。
8052	マイコトキシン抽出キット	必要に応じて使用、単回使用 内容物：12検体用、蓋付き抽出カップ、フイ ルターシリンジ、蓋付きチューブ
9420	フィルターシリンジ	必要に応じて使用、100本入り、単回使用

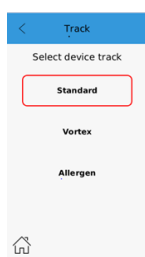

リビール™ Q+ オクラトキシニンクロマトキット

使用方法を十分に理解したうえで試験を実施してください。

製品に含まれるもの

- ・ テストストリップ 25枚
- ・ 試料容器（無色） 25個
- ・ 試料希釈容器（赤色） 25個
- ・ 試料希釈液 1本

手順

計測範囲：2～20 ppb
計測時間：9分間



1. QRコードをラプター™ ソロテストストリップリーダーで読み取ります。



2. 検体を用意します。粉碎し、10 gを秤量します。



3. 70 %エタノール 40 mLを試料に加えます。




4. 3分間激しく振ります。もしくは1分間ブレンダーにかけます。




5. 静置して沈殿させた後にフィルターでろ過するか、小型遠心分離機で30-60秒間遠心分離します。



6. 試料希釈液200 µLを試料希釈容器（赤色）に移します。

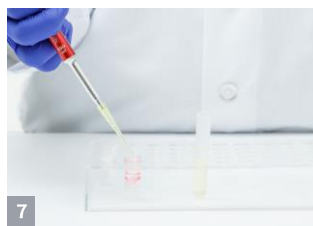

7. 試料抽出液（ろ液）100 µLを試料希釈容器（赤色）に加え、5回ピペッティングして混ぜます。

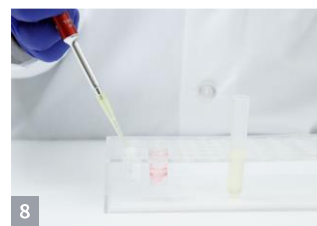


8. 試料希釈容器（赤色）から100 µLを試料容器（無色）に移します。




9. 試料容器（無色）にテストストリップを挿入し、9分間待ちます。



10. 9分経過後にテストストリップを直ちに引き出し、ラプター™ ソロテストストリップリーダーにて計測します。

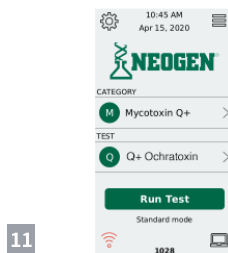

11. 結果が表示されます。
20 ppbを超える場合は希釈して再試験を実施する必要があります。

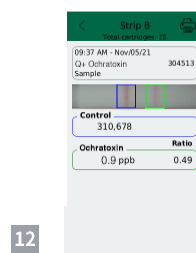

12. 次のテストストリップを読み取る際には画面下部のchangeを押します。次のサンプルIDを入力し、Acceptを押し、次のテストストリップを入れたカートリッジを挿入します。

必要な器具類の例：

蓋付き抽出カップ、70 %エタノール、粉碎機、マイクロ遠心チューブ、小型遠心分離機もしくはフィルターシリンジ、蓋付きチューブ、ろ紙（#4相当）、ピペット（100 µL、200 µL）、ピペットチップ、天秤（5～50 g ± 0.1 g）、タイマー、試料容器ラック、メスシリンダー

NEOGEN、リビールは、Neogen 社の商標です。

ネオジェンジャパン株式会社
<https://www.neogen.jp/>

NEO-420-A
FS01371_0524

Please Recycle. Printed in Japan.
© Neogen Corporation. All rights reserved.