

ISO 6579 に準拠した BPW

3M™ 緩衝ペプトン水 (BPW-ISO)

平成27年7月に厚生労働省より新しい試験法として通知された黄色ブドウ球菌用の希釈水ならびにサルモネラ属菌の前増菌培地になります。

- 緩衝ペプトン水は損傷菌の回復に適しています。
- ISO 6579 に準拠した仕様となっています。



成分 (g/L)	<ul style="list-style-type: none"> ● カゼイン酵素消化物 10.0g ● 塩化ナトリウム 5.0g ● リン酸二水素カリウム 1.5g ● 第二リン酸ナトリウム・12水和物 9.0g
保存方法	<ul style="list-style-type: none"> ● 15～25℃で保管してください。 ● 吸湿性のため、容器は密閉してください。
作成方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 精製水 1.0L に 3M™ 緩衝ペプトン水 (BPW-ISO) を 25.5g 入れ、完全に溶解させます。必要に応じて加温溶解してください。 2. 121℃15分オートクレーブ滅菌します。
有効期限	製造より5年
廃棄方法	お客様の廃棄基準に従って処理してください。

製品名	3M™ 緩衝ペプトン水 (BPW-ISO)
製品番号	BPW500
容量	500g/本
入れ目	1本

※ 発注単位は箱単位です。
※ 製品名、製品番号は予告なく改訂することがあります。

取扱店

3Mは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
フードセーフティ製品部
<http://go.3M.com/foodsafety.jp>



Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2020. All Rights Reserved.
MIC-166-D (0120)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

8:45～17:15 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)