

ISO 6579 に準拠した BPW

緩衝ペプトン水 (BPW-ISO)

平成 27 年 7 月に厚生労働省より新しい試験法として
通知された黄色ブドウ球菌用の希釈水ならびに
サルモネラ属菌の前増菌培地になります。

- 緩衝ペプトン水 (BPW-ISO) は損傷菌の回復に適しています。
- ISO 6579 に準拠した仕様となっています。



成分 (g/L)	<ul style="list-style-type: none"> • カゼイン酵素消化物 10.0g • 塩化ナトリウム 5.0g • リン酸二水素カリウム 1.5g • 第二リン酸ナトリウム・12水和物 9.0g
保存方法	<ul style="list-style-type: none"> • 15 ~ 25°C で保管してください。 • 吸湿性のため、容器は密閉してください。
作成方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 精製水 1.0L に緩衝ペプトン水 (BPW-ISO) を 25.5g 入れ、完全に溶解させます。必要に応じて加温溶解してください。 2. 121°C、15 分のオートクレーブ滅菌をします。
有効期限	製造より 5 年
廃棄方法	お客様の廃棄基準に従って処理してください。

製品名	緩衝ペプトン水 (BPW-ISO)
製品番号	BPW500
容量	500g/本

※ 製品名、製品番号は予告なく改訂することがあります。

NEOGEN は、Neogen 社の商標です。

ネオジェンジャパン株式会社

<https://www.neogen.jp/>

NEO-166-A(0524)e.

Please Recycle. Printed in Japan.
© Neogen Corporation. All rights reserved.