

ネオジェンジャパン株式会社    One Broth One Plate（OBOP）シリーズ

| 用途・微生物名                                                | Item No.  | カタログ製品番号    | 製品名/容器記載名（英語）                                                                                              | 容量     | μL     | 容器写真                                                                                | 手順                                                                                                                                                                            | 保管温度  | 取扱説明書              | SDS                 |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|
| OBOP-S<br>サルモネラ属菌用<br><br>第三者認証：<br>AOAC PTM, MicroVal | 700004773 | NCM0270A    | One Broth One Plate用緩衝ペプトン水HQ（ISO）<br>Buffered Peptone Water HQ（ISO）                                       | 500 g  | 20.1 g |  | 1. 培地20.1 gを精製水1 Lに加温溶解する<br>2. 121℃で15分間高圧蒸気滅菌する<br>3. One Broth One Plate サルモネラ定性試験法に用いる場合は、培地225 mLに対し、サルモネラ選択用サプリメント（NCM4000-100）1 mLを無菌的に加える<br>注意：サプリメント混合後は1日以内に使用すること | 2～30℃ | <a href="#">英語</a> | <a href="#">SDS</a> |
|                                                        | 700004862 | NCM4000-100 | One Broth One Plate用サルモネラ選択用サプリメント<br>Salmonella Selective Supplement                                      | 1 本    | —      |  | 1. 滅菌したOne Broth One Plate用緩衝ペプトン水HQ（ISO）または滅菌精製水100 mLをサプリメント1本に加える<br>2. キャップを開け、静かに振盪または反転し溶解する                                                                            | 2～8℃  | <a href="#">英語</a> | <a href="#">SDS</a> |
|                                                        | 700004800 | NCM1006A    | One Broth One Plate用サルモネラエステラーゼ発色寒天培地（CASE培地）<br>Harlequin® Chromogenic Agar for Salmonella Esterase（CASE） | 500 g  | 49.9 g |  | 1. 培地49.9 gを精製水1 Lに加え、沸騰浴中で加温溶解する<br>2. 45～50℃まで冷却する<br>注意：過度な加熱は避けること                                                                                                        | 2～8℃  | <a href="#">英語</a> | <a href="#">SDS</a> |
|                                                        | 700004804 | NCM1006S    |                                                                                                            | 49.9 g |        |  |                                                                                                                                                                               |       |                    |                     |

● 培地容器寸法：緑キャップボトル（直径9 cm×高さ16.8 cm）、白キャップボトル（縦12.5 cm×横8 cm×高さ22.3 cm）、白キャップ小ボトル（直径6.7 cm×高さ9.3 cm）

ネオジェンジャパン株式会社 One Broth One Plate（OBOP）シリーズ

| 用途・微生物名                                                     | Item No.  | カタログ製品番号    | 製品名/容器記載名（英語）                                                                                               | 容量                | μL     | 容器写真                                                                                 | 手順                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 保管温度  | 取扱説明書              | SDS                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|
| OBOP-L<br>リステリア属菌<br>リステリア・モノサイトゲネス用<br><br>第三者認証：<br>AFNOR | 700003485 | NCM0202A    | LESS Plusプロス<br>LESS Plus Medium Irradiated                                                                 | 500 g             | 44 g   |   | 滅菌精製水を用いる場合：<br>1. 培地44 gをあらかじめ36℃に温めた滅菌精製水1 Lに溶解する<br><br>未滅菌精製水を用いる場合：<br>1. 培地44 gを精製水 1 Lに加温溶解する<br>2. 110℃で15分間高圧蒸気滅菌する                                                                                                                                                       | 2～30℃ | <a href="#">英語</a> | <a href="#">SDS</a> |
|                                                             | 700004790 | NCM1004A    | Ottaviani and Agosti リステリア寒天培地（ALOA寒天培地）<br>Harlequin® Listeria Chromogenic Agar (Ottaviani & Agosti) (LCA) | 500 g             | 69.5 g |   | 1. 培地69.5 gを精製水950 mLに加温溶解する<br>2. 121℃で15分間高圧蒸気滅菌する<br>3. 45～50℃まで冷却する<br>4. 培地950 mLに対し検出用（NCM4001-0.5）、選択用（NCM4002-0.5）をそれぞれ2バイアル無菌的に加える<br><br>●サプリメントの準備方法<br>リステリア検出用サプリメント（NCM4001-0.5）：<br>あらかじめ48～50℃に加温しておく<br>リステリア選択用サプリメント（NCM4002-0.5）：<br>1バイアルに対し滅菌精製水を5 mL加えて溶解する | 2～30℃ | <a href="#">英語</a> | <a href="#">SDS</a> |
|                                                             | 700004794 | NCM1004S    |                                                                                                             | 69.5g             | 69.5 g |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                    |                     |
|                                                             | 700004864 | NCM4001-0.5 | ALOA寒天培地リステリア検出用サプリメント<br>Listeria Chromogenic Diagnostic Supplement                                        | 10 本<br>(20 ml/本) | —      |   | 注意：使用前にあらかじめ48～50℃に加温しておくこと                                                                                                                                                                                                                                                        | 2～8℃  | <a href="#">英語</a> | <a href="#">SDS</a> |
|                                                             | 700004866 | NCM4002-0.5 | ALOA寒天培地リステリア選択用サプリメント<br>Listeria Chromogenic Selective Supplement                                         | 10 本              | —      |  | 注意：使用前に滅菌精製水を5 mL加え溶解しておくこと                                                                                                                                                                                                                                                        | 2～8℃  | <a href="#">英語</a> | <a href="#">SDS</a> |

● 培地容器寸法：緑キャップボトル（直径9 cm×高さ16.8 cm）、白キャップボトル（縦12.5 cm×横8 cm×高さ22.3 cm）、白キャップ小ボトル（直径6.7 cm×高さ9.3 cm）

ネोजェンジャパン株式会社 One Plate（OP）シリーズ

| 用途・微生物名                           | Item No.  | カタログ製品番号    | 製品名/容器記載名（英語）                | 容量     | /L      | 容器写真                                                                                 | 手順                                                                                                                                                                              | 保管温度   | 取扱説明書 | SDS                 |
|-----------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------|
| 一般生菌<br><br>第三者認証：<br>MicroVal    | 700006967 | NCM1018A    | One Plate 生菌数測定用寒天培地         | 500 g  | 23.15 g |   | 1. 培地23.15 gを精製水1 Lに加温溶解する<br>2. 121°Cで15分間高圧蒸気滅菌する<br>3. 45～50°Cまで冷却する<br>4. 培地1 Lに対しOne Plate 生菌数測定用寒天培地サプリメント（NCM4094-200）0.5 mLを無菌的に加える                                     | 2～30°C | 日本語   | <a href="#">SDS</a> |
|                                   | 700006971 | NCM4094-200 | One Plate 生菌数測定用寒天培地サプリメント   | 100 mL | —       |   |                                                                                                                                                                                 | 2～8°C  |       | <a href="#">SDS</a> |
| カビ・酵母<br><br>第三者認証：<br>MicroVal   | 700006972 | NCM1017A    | One Plate カビ・酵母測定用寒天培地       | 500 g  | 32.35 g |   | 1. 培地32.35 gを精製水960 mLに加え、さらにグリセロール（CAS 56-81-5）40 gを加え加温溶解する<br>2. 121°Cで15分間高圧蒸気滅菌する<br>3. 45～50°Cまで冷却する<br>4. 培地1 Lに対しOne Plate カビ・酵母測定用寒天培地サプリメント（NCM4088-50）2.0 mLを無菌的に加える | 2～30°C | 日本語   | <a href="#">SDS</a> |
|                                   | 700006976 | NCM4088-50  | One Plate カビ・酵母測定用寒天培地サプリメント | 100 mL | —       |   |                                                                                                                                                                                 | 2～8°C  |       | <a href="#">SDS</a> |
| 腸内細菌科菌群<br><br>第三者認証：<br>MicroVal | 700006963 | NCM1019A    | One Plate 腸内細菌科菌群数測定用寒天培地    | 500 g  | 37.5 g  |  | 1. 培地37.5 gを精製水1 Lに加え、沸騰浴中で加温溶解する<br>2. 45～50°Cまで冷却する<br>注意：過度な加熱は避けること                                                                                                         | 2～30°C | 日本語   | <a href="#">SDS</a> |

● 培地容器寸法：緑キャップボトル（直径9 cm×高さ16.8 cm）、白キャップボトル（縦12.5 cm×横8 cm×高さ22.3 cm）、白キャップ小ボトル（直径6.7 cm×高さ9.3 cm）