

拭き取り検査用 ピペットスワブプラス

独自の設計により、拭き取り検査の接種工程がより正確に、迅速に、そして簡単に行えるようになりました。

検査対象を
そのまま拭き取り



1 プッシュで
1 mLを正確に接種



これ1本で完結！

ピペット機能付きで、拭き取り～接種までスムーズな作業を実現

高精度な分注機能付き！

独自の設計により、正確に1 mLの接種が可能


便利な設計！

丈夫な自立式チューブで試験管ラックにも格納可能

製品番号	製品名	拭き取り部	入り数/箱
PS10SC	拭き取り検査用ピペットスワブプラス (生理食塩水)	綿棒タイプ	400本 (10本×40箱)

※緩衝ペプトン水を使用した製品、ポリウレタン製スワブを使用した製品も取り扱いを予定しております。
詳細については個別にお問い合わせください。


使用手順

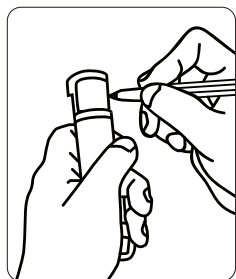


01
ラベルに検体情報を記入します。




02
校正のため、使用前にポンプを軽く2回押してください。

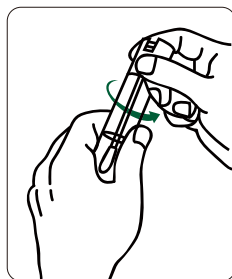


03
上部キャップを反時計回りに回して開きます。

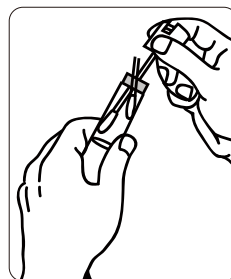


04
綿棒をチューブの内壁に軽くたたきつけ、余分な液体を取り除きます。その後、綿棒を取り出します。

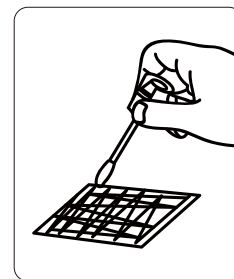


05
検査する場所を綿棒で拭き、サンプルを採取します。

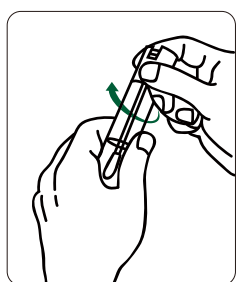


06
チューブに戻し、上部キャップを時計回りに回して閉めます。

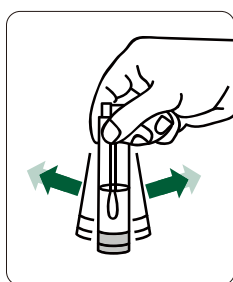

07
しっかりと閉めたあと、軽く左右に振ります。

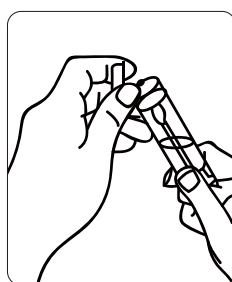

08
チューブを反対にし、下部キャップを開けます。

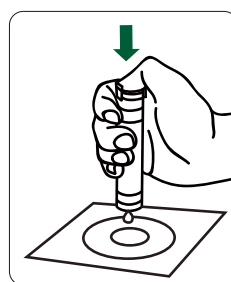

09
ゆっくりと接種面に対して倒立させ、ポンプを強く1回押し1 mL分注します。

製品仕様

内容物	滅菌生理食塩水
照射処理	γ線照射
容量	10 mL
保管方法	直射日光を避けて2～25℃で保管
使用期限	製造より12ヶ月

<注意点>

- 操作時は拭き取り部やピペット先端に触れないようご注意ください。
- 使用後はオートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)などを用いて滅菌し、法令に従い廃棄してください。

その他サンプルハンドリング製品

食品検体用の希釈に

滅菌希釈水
(リン酸緩衝生理食塩水)
9 mL/90 mL



食中毒菌のふき取り検査に

ふき取り用ワイドスペクトル
中和緩衝液含浸
スクラブサンプラースティック
/スクランブサンプラー

