

# ペトリフィルム™ プレートマネージャー アップグレード手順書 (ver.4.1.1)

## コンピュータ/サーバーの最低要件

- Microsoft .NET Framework 4.5以上（インストーラー）
  - デバイスドライバー：ペトリフィルム™ プレートリーダーアドバンスドとの接続用（LibUsb インストーラー）
  - Visual C++ Redistributable (64-bit) - vc\_redist\_x64.exe (version 10.0.30319.1)（インストーラー）
  - Intel-Core-i3 @ 1.80GHzプロセッサ、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 32/64bit、Windows 11 32/64bit、Intelベース・プロセッサ、4GB以上の使用可能なRAM
- ☆ パソコンのスペックは処理速度に影響しますので、一般的なOfficeソフトが快適に動作する環境をお勧めします。
- ☆ 装置の背面に電源とUSBの接続端子があります。

## ソフトウェアのダウンロード

[ダウンロード申込みフォーム](#)にご記入ください。ダウンロード方法が記載されたメールが届きます。詳細は[ソフトウェアダウンロード手順について](#) をご参照ください。

### Software Download Registration

Fill out the form to request a software download.

First Name*	Last Name*
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Email*	Postal Code*
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Country*	Industry
-- Select an option --	-- Select an option --
Product*	
-- Select an option --	
AccuPoint® Advanced Next Generation	
ANSR®	
Clean-Trace® Hygiene Monitoring System	
Neogen® Microbial Luminescence System	
Neogen® Molecular Detection System	
Petrifilm® Plate Reader Advanced	


is, and services. I understand that I may update my preferences at any time.  
privacy policy.\*

## アップグレード手順

### データベースのバックアップ

アップグレードプロセスは、アップグレードを実行する前にデータベースをバックアップするようにプログラムされていますが、アップグレードを実施する前に手動でバックアップを実行することを強くお勧めします。


1. エクスプローラーを開き、以下のパスに移動します：C:\ProgramData\Neogen Petrifilm Plate Manager\Database
2. “NGPPR.db”ファイルをコピーし、デスクトップまたはネットワーク上の別のフォルダに貼り付けます。アップグレード作業中に何らかのエラーが発生した場合、このファイルを使用してデータを復元することができます。

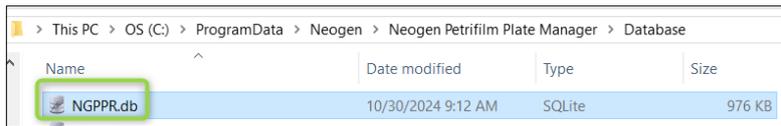


す。

### Ver.3.0.3、3.1.1、4.0.0からのアップグレード

1. メールに記載されたダウンロード手順に従って“Neogen\_FSD\_NGPPR\_Setup\_Ver\_4.1.1.exe”ファイルをダウンロードします。ファイルを右クリックし、“管理者として実行”または“昇格した権限で実行”を選択します。

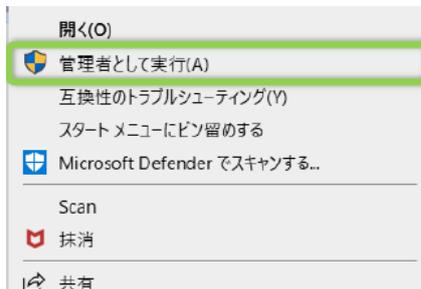

2. ポップアップウィンドウが表示されたら“Next”をクリックし、ソフトウェアをver.4.1.1にアップデートします。初期設定では、データベースのバックアップが実行されます。

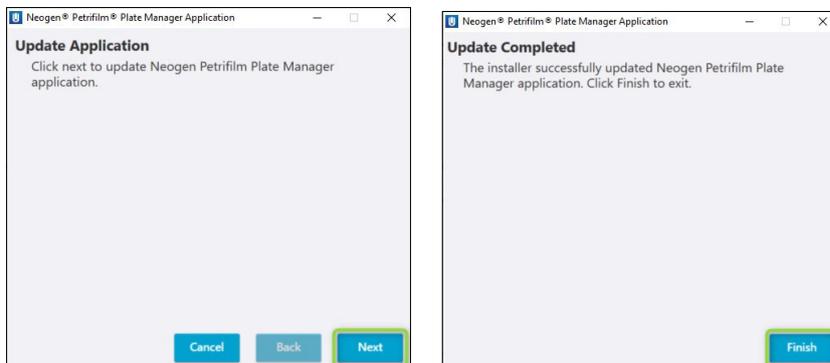

3. アップデートが完了したら、“Finish”をクリックします。ウィンドウが閉じ、アプリケーションを開くことができます。